


# Návod k aktualizaci softwaru pro spektrofotometry DR

- 1) Vyberte odkaz pro stažení softwaru podle Vašeho přístroje.  
Příklad: Jestliže máte spektrofotometr DR2800, klikněte na aktivní odkaz '[DR2800 software ke stažení](#)'

**Poznámka: Stahování může trvat 1 minutu.**

- 2) Klikněte na **Open (Otevřít)** v případě, že se zobrazí výzva: *Do you want to **open** or save this file? (Chcete soubor **otevřít** nebo uložit?)*
- 3) Vyberte všechny soubory s příponou **.gz**

**Poznámka: Počet .gz souborů je různý podle typu spektrofotometru.**

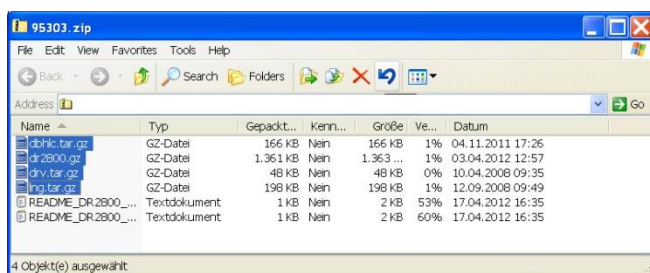

- 4) Zkopírujte všechny soubory s příponou **.gz** na USB paměťové medium.  
**Poznámka: Jednotlivé soubory s příponou .gz prosím nerozbalujte.**
- 5) Vyberte položku "**Systémové testy**" v hlavní nabídce přístroje. Pak vyberte '**Aktualizace přístroje**'.
- 6) Připojte USB paměťové medium k Vašemu spektrofotometru.
- 7) Stiskněte **OK**. Software bude zaktualizován.

**Poznámka: Prosím vyčkejte na ukončení aktualizace. To může trvat až 10 minut.**

- 8) Jakmile bude software Vašeho přístroje zaktualizován, zobrazí se výzva k restartu přístroje. Vypněte přístroj. Vyčkejte alespoň tři sekundy a znovu zapněte.

**Váš spektrofotometr je nyní zaktualizován.**